

CRONÓMETRO DE 4 TIEMPOS

PS-360



INFORMACIÓN GENERAL

El cronómetro digital modelo PS-360 es un temporizador con cuatro temporizadores independientes (T1-T4) que permite realizar cuentas regresivas y cuentas progresivas de manera simultánea. El equipo muestra en pantalla la hora, minutos, segundos y el indicador del temporizador seleccionado. Además, cuenta con una alarma sonora al finalizar la cuenta regresiva y un imán en la parte posterior para su fijación sobre superficies metálicas.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo funciona mediante un circuito electrónico alimentado por dos baterías LR44. El usuario selecciona uno de los cuatro temporizadores (T1 a T4) y programa el tiempo deseado. Al iniciar la operación, el temporizador realiza una cuenta regresiva hasta llegar a cero, momento en el cual emite una señal acústica y comienza automáticamente a medir el tiempo transcurrido (cuenta progresiva). También dispone de una función de conteo ascendente (count up) desde cero hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos, así como la posibilidad de ejecutar los cuatro temporizadores simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS

- Dispone de 4 temporizadores independientes (T1 a T4).
- Permite ejecutar los cuatro temporizadores simultáneamente.
- Función de cuenta regresiva.
- Función de conteo ascendente (Count Up).
- Tiempo máximo de programación de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- Al finalizar la cuenta regresiva, emite una alarma sonora y comienza automáticamente a medir el tiempo transcurrido.
- Visualización de hora, minutos, segundos, formato AM/PM e indicador del temporizador seleccionado.
- Botón CLEAR para restablecer el temporizador a cero.
- Alimentación mediante 2 baterías LR44.
- Incorpora un imán en la parte posterior para fijarlo sobre superficies metálicas.

RECOMENDACIONES DE USO

- No utilice ni almacene el temporizador en lugares expuestos a temperaturas extremas, campos magnéticos intensos, vibraciones fuertes o impactos.
- Mantenga el equipo alejado de calefactores y de la luz solar directa para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida de la batería.
- No utilice el temporizador en baños ni en ambientes con alta humedad.
- No desarme ni intente reparar el equipo, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpie el equipo con un paño suave y seco.
- Debido a que el clip posterior incorpora un imán, manténgalo alejado de tarjetas con banda magnética y otros elementos susceptibles a daños por magnetismo.

DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Características	Detalle
Modelo del equipo	PS-360
Tipo de equipo	Temporizador digital de 4 tiempos
Función de reloj	Formato de 24 horas
Pantalla	Pantalla digital LCD
Indicadores de pantalla	Hora, minutos, segundos (H-M-S), AM/PM e indicadores de temporizadores T1, T2, T3 y T4
Número de temporizadores	4 temporizadores independientes
Modo de operación	Cuenta regresiva (Countdown) y conteo ascendente (Count Up)
Rango de programación	De 1 segundo hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
Unidad de ajuste	1 segundo
Precisión del temporizador	±30 segundos por mes (a temperatura normal)
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Dimensiones de la pantalla	54.5 × 24.5 mm
Dimensiones del equipo	92 × 70 mm
Alimentación	2 baterías tipo LR44
Sistema de fijación	Imán y soporte posterior (pedestal)

*Esta ficha contiene imágenes referenciales