

CRONÓMETRO DE 4 TIEMPOS

PS-363



INFORMACIÓN GENERAL

El Cronómetro de 4 Tiempos PS-363 es un temporizador digital diseñado para realizar el control simultáneo de hasta cuatro temporizadores independientes (T1-T4). Además de la función de temporización, incorpora un reloj digital con visualización de horas, minutos, segundos y formato AM/PM en una pantalla LCD. El equipo cuenta con alarma sonora al finalizar la cuenta regresiva, soporte plegable para sobremesa y un imán posterior para fijación sobre superficies metálicas. Su alimentación se realiza mediante dos baterías AAA de 1,5 V.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El PS-363 funciona mediante un circuito electrónico digital que permite configurar y ejecutar hasta cuatro cuentas regresivas independientes de manera simultánea. Cada temporizador puede ajustarse desde 1 segundo hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Al finalizar la cuenta regresiva, el equipo emite una señal acústica y cambia automáticamente al modo de medición del tiempo transcurrido, registrando el tiempo posterior a la finalización del conteo. También dispone de la función de conteo progresivo (Count Up) para medir intervalos de tiempo desde cero.

CARACTERÍSTICAS

- Cronómetro digital con 4 temporizadores independientes (T1 a T4).
- Permite realizar cuentas regresivas simultáneas en los cuatro temporizadores.
- Función de conteo progresivo (Count Up).
- Rango de temporización de 1 segundo a 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- Alarma sonora (beeper) al término de cada temporización, con tonos diferenciados para cada temporizador.
- Pantalla LCD con visualización de horas, minutos, segundos, formato AM/PM e indicadores de temporizador (T1-T4).
- Incorpora reloj digital.
- Permite pausar y reanudar la temporización sin perder el tiempo registrado.
- Función de reinicio (Clear) para restablecer el temporizador a cero.
- Alimentación mediante 2 baterías AAA de 1,5 V.

RECOMENDACIONES DE USO

- Utilizar el cronómetro únicamente dentro del rango de temperatura de operación (0 °C a 40 °C).
- Verificar el correcto funcionamiento de los temporizadores antes de iniciar cada medición.
- Evitar golpes, caídas o impactos que puedan afectar el funcionamiento del equipo.
- No exponer el cronómetro al agua, humedad o líquidos.
- Mantener el equipo alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Limpiar el equipo únicamente con un paño suave y seco; no utilizar solventes ni productos abrasivos.
- Retirar las baterías cuando el equipo no vaya a utilizarse durante un período prolongado.
- Sustituir las baterías cuando disminuya la intensidad de la pantalla o el equipo presente un funcionamiento inestable.

DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Características	Detalle
Modelo del equipo	PS-363
Tipo de equipo	Cronómetro digital de 4 tiempos
Precisión	±30 segundos por mes (a temperatura ambiente normal)
Número de temporizadores	4 temporizadores independientes (T1 a T4)
Pantalla	LCD con visualización de hora, minutos, segundos, indicador AM/PM e indicadores de temporizador (T1–T4)
Unidad de ajuste	1 segundo
Rango de temporización	De 1 segundo a 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
Modo de conteo	Cuenta regresiva y conteo progresivo (Count Up)
Alarma sonora	Zumbador (beeper) con duración de 1 minuto
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Alimentación	2 baterías AAA de 1,5 V

*Esta ficha contiene imágenes referenciales